

上海爱慧氏仪器

熔点分析的专家

WWW.IWISE-HTK.COM



X-6 系列熔点图像分析仪

测量报告导入电脑

ShangHai iWise Scientific Instrument Co.,ltd.

1	准备工作.....	3
2	开机.....	3
3	生成 PDF 格式的测量报告	4
4	开启鼠标模式.....	4
5	关闭 X-6 应用软件	4
6	定位测量报告.....	5
7	拷贝测量数据.....	5
图 1	主菜单.....	3
图 2	设置模式菜单.....	4
图 3	仪器管家菜单.....	5

首先非常感谢您购买上海爱慧氏 X-6 系列熔点图像分析仪，该系列仪器采用闭环数字控温，控温精度高，测量准确，并且采用双彩屏设计，可以抓拍、录像，自动生成打印报告和连接 USB 商务打印机等优点，有着极致完美的用户体验，是您完成熔点测量最理想的设备之选！

本篇将引导您如何将测量报告导入到电脑，方便测量报告的保存和发送。

1 准备工作

1. 请事先准备好 U 盘和 USB 鼠标；
2. 将 U 盘和鼠标插入仪器后面板的 USB 插座内；

2 开机

插好电源线，然后拨动电源开关，机器将进入开机程序，待机器完全启动好后，将显示主菜单界面，如图 1 所示。



图 1 主菜单

3 生成 PDF 格式的测量报告


可以参考文档：*应用实例篇之---X-6 系列熔点图像分析仪测量熔点.pdf*中介绍的方法生成 PDF 格式的测量报告；

4 开启鼠标模式

1. 进入“设置模式”菜单，如图 2 所示；



图 2 设置模式菜单

2. 如果“鼠标模式”为“Off”状态，点击“”功能键，将开“启鼠标模式”，此时可以看到状态改为了“On”，并且可以看到鼠标的光标；此时，可以通过鼠标点击各个功能键操作仪器；反之，如果关闭“鼠标模式”，将看不到鼠标光标，此时只能用触摸屏方式操作仪器。


5 关闭 X-6 应用软件

1. 进入“仪器管家”菜单，如图 3 所示；



图 3 仪器管家菜单



2. 点击  功能键，关闭 X-6 应用程序，此时即可回到 XP 桌面系统；

6 定位测量报告

1. 仪器工作的主目录是：***D:\X6_WorkingPath***
2. 通常情况下，如果用户没有自己设定存储路径，仪器会根据当前日期在主目录下自动建立子文件夹，保存当天测试的数据图片；
3. 如果用户自己设置过存储路径，则可以自己定位到该目录；

7 拷贝测量数据

此时用户可以按照 XP 系统下拷贝文件的方法将测量数据和文件拷贝到 U 盘，然后倒入电脑，方便测量报告的保存和通过电子邮件的发送。