

上海爱慧氏仪器

熔点分析的专家

WWW.IWISE-HTK.COM



X-6 系列熔点图像分析仪

USB 商务打印机驱动安装

ShangHai iWise Scientific Instrument Co.,ltd.

1	准备工作.....	3
2	开机.....	3
3	开启鼠标模式.....	4
4	关闭 X-6 应用软件	4
5	拷贝打印机驱动.....	5
6	方法一：XP 系统下安装打印机驱动.....	5
7	方法二：X-6 方式下安装打印机驱动.....	6
图 1	主菜单.....	3
图 2	设置模式菜单.....	4
图 3	仪器管家菜单.....	5
图 4	添加打印机.....	6

首先非常感谢您购买上海爱慧氏 X-6 系列熔点图像分析仪，该系列仪器采用闭环数字控温，控温精度高，测量准确，并且采用双彩屏设计，可以抓拍、录像，自动生成打印报告和连接 USB 商务打印机等优点，有着极致完美的用户体验，是您完成熔点测量最理想的设备之选！

本篇将引导您如何安装和设置 USB 打印机驱动，方便今后打印报告的打印。

1 准备工作

1. 请事先准备好电脑，U 盘，USB 鼠标和 USB 商务打印机及其驱动光盘；
2. 通过电脑，将 USB 打印机驱动光盘的驱动程序拷贝到 U 盘；

2 开机

插好电源线，然后拨动电源开关，机器将进入开机程序，待机器完全启动好后，将显示主菜单界面，如图 1 所示。




图 1 主菜单

3 开启鼠标模式

1. 进入“设置模式”菜单，如图 2 所示；



图 2 设置模式菜单

2. 如果“鼠标模式”为“Off”状态，点击“”功能键，将开“启鼠标模式”，此时可以看到状态改为了“On”，并且可以看到鼠标的光标；此时，可以通过鼠标点击各个功能键操作仪器；反之，如果关闭“鼠标模式”，将看不到鼠标光标，此时只能用触摸屏方式操作仪器。


4 关闭 X-6 应用软件

1. 进入“仪器管家”菜单，如图 3 所示；



图 3 仪器管家菜单



2. 点击  功能键，关闭 X-6 应用程序，此时即可回到 XP 桌面系统；

5 拷贝打印机驱动

1. 将装有打印机驱动的 U 盘和 USB 鼠标插入机器后面板的 USB 插座，将 U 盘里的驱动文件拷贝到桌面，或者其他地方，为后续安装驱动做准备；
2. 卸载 U 盘并拔出；

6 方法一：XP 系统下安装打印机驱动

1. 将 USB 打印机插入后面板的 USB 插座并打开打印机电源；
2. 此时用户可以在 XP 系统下，按照提示完成打印机驱动的安装。
3. 按照 XP 系统的方式，设置该打印机为默认打印机即可；

7 方法二：X-6 方式下安装打印机驱动

用户也可以重新启动桌面的 WRX-6.EXE 应用程序，然后完成打印机驱动的安装和设置工作；

1. 在桌面上双击 WRX-6.EXE 启动应用程序；



2. 进入“设置模式”菜单；然后点击“打印机浏览”功能键；
3. 用鼠标双击“添加打印机”，如图 4 所示，然后根据提示完成安装；



图 4 添加打印机

4. 设置默认打印机：打印机驱动安装完后，在选择打印机栏将显示安装的打印机，将鼠标移到要设置的打印机，然后点击鼠标右键，设置为默认打印机即可；